


Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A	COSMETIKIT®	DRY PLATES®	MUGPLUS
CRIOTECA®	CHROMOSALM	DESINFECTEST®	CCCNT
PLAQUIS®	KITPRO-PLUS	CROMOKIT®	MBS
M-IDENT®	SEILAGUA®	SALMOQUICK	AIRESANO
NEOGRAM	ENVIROCOUNT		

PLACAS RODAC DE AGAR PALCAM **(ISO 11290-1:1997, ISO 11290-2:2000)** **CON INACTIVADORES DE LOS DESINFECTANTES**

COMPOSICIÓN

Polipeptona	10,00 g
Tryptosa	10,00 g
Extracto de carne	3,00 g
Extracto de levadura	3,00 g
Almidón de maíz	1,00 g
Cloruro sódico	5,00 g
Glucosa	0,50 g
Mannitol	10,00 g
Aesculina	0,80 g
Citrato férrico amónico	0,50 g
Cloruro de Litio	15,00 g
Rojo de fenol	0,08 g
Agar-agar	15,00 g
(Fórmula por litro)	
pH final: 7,2 ± 0,1.	

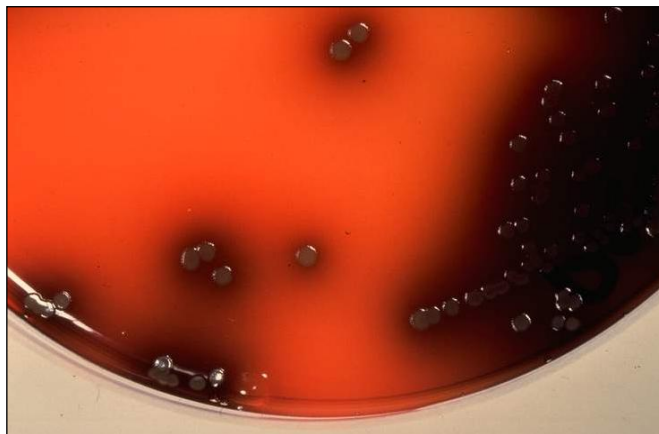

Para inactivar amonios cuaternarios, compuestos bencénicos (incluidos parabenos y fenoles), formol, iodo, cloro y otros halógenos, lejía, derivados mercuriales, glutaraldehído..., se añade por litro de medio este MIX DE INACTIVADORES:

Lecitina:	1,4 g/l
Histidina:	1,0 g/l
Tioglicolato Sódico:	1,0 g/l
Disulfito Sódico:	2,4 g/l
Tiosulfato Sódico:	1,0 g/l
Polisorbato 80:	30 ml/l

PREPARACIÓN

Disolver 37 gramos de Agar Palcam y el MIX de inactivadores [1/2] en 500 ml de agua bidestilada. Calentar, agitando, hasta ebullición, para la total homogeneización. Autoclavar a 121 °C durante 15 minutos. Enfriar a 50 °C y añadir 10 ml de Suplemento PALCAM estéril (SBH259) (= 25 mg):

Palcam Listeria, Suplemento estéril preparado en vial pinchable 100 ml (para 5 litros de medio) **SBH259**

ISO 11290. Para 5 litros de medio final. Para uso exclusivo en laboratorio. AGITAR PARA RESUSPENDER. Cada frasco contiene los antibióticos suficientes para dar lugar a la siguiente concentración, cuando se añaden 10 ml a 500 ml de medio de cultivo Listeria PALCAM Agar Base: Cefotaxima: 10,0 mg, Polimixina B-Sulfato: 5,0 mg, Acriflavina: 10,0 mg. Añadir 10 ml (= 25 mg) de suplemento a 500 ml de medio, previamente esterilizado y dejado enfriar a 45-50 °C. Mezclar bien y dispensar en placas Petri. Precaución: contiene acriflavina. No tocar ni inhalar, contiene agentes tóxicos.

Mezclar bien y verter en placas Rodac con menisco cuando esté el conjunto a 47-50°C.