



Apartado de Correos / P.O. Box 44
28210-Valdemorillo (Madrid, Spain)
☎ (34) 91 897 46 16 Fax: (34) 91 897 46 41

E-mail: microkit@microkit.es

Web: www.microkit.es

<http://www.laboratoriosmicrokit.blogspot.com/>

Blog: <http://www.medioscultivo.com>

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

MCC P/A

CRIOTECA®

PLAQUIS®

M-IDENT®

NEOGRAM

COSMETIKIT®

CHROMOSALM

KITPRO-PLUS

SEILAGUA®

ENVIROCOUNT

DRY PLATES®

DESINFECTEST®

CROMOKIT®

SALMOQUICK

MUGPLUS

CCCNT

MBS

AIRESANO

M-CP mix Supl. ESTÉRIL, en frasco pinchable 100 ml (para 1 litro de medio m-CP)

SMT001

Añadir 50 ml (o la cantidad equivalente, para alícuotas menores) por cada medio litro de medio m-CP Agar esterilizado y enfriado a 45°C aprox. La composición y el orden de adición son idénticos a los de los 5 suplementos de los R.D. 1074:2002 y R.D. 140:2003 sobre aguas de consumo y envasadas). **Conservar: 4-8°C.**

Extraído del segundo:

D-cicloserina: 400 mg.

B-sulfato de polimixina: 25 mg.

β-D-glucosuro de indoxyl deberá disolverse en 8 ml de agua destilada estéril antes de añadirse: 60 mg.

Solución de difosfato de fenolftaleína al 0,5% esterilizada por filtración: 20 ml.

FeCl₃-6H₂O al 4,5% esterilizada por filtración: 2 ml.