


Detección rápida y fiable de *Listeria monocytogenes* en alimentos



Detección en sólo 36 h de
Listeria monocytogenes en alimentos
 por sólo 2-3 €/test y sin necesidad de aparatos.

Basado en **ISO 11290**, mejorada para:

- • • a. Neutralizar los conservantes del alimento que enmascaran la *Listeria monocytogenes*
- • • b. Inactivar los metabolitos inhibitorios que producen otros microorganismos acompañantes
- • • c. Acelerar la detección a sólo 36 horas desde la muestra
- • • d. Aumentar la eficiencia al 100% en todo tipo de alimentos (en pollo tarda 18 h adicionales)

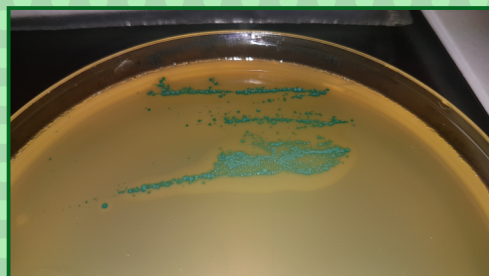


Colonias verdes con halo en el
 tercer medio: presencia de
Listeria monocytogenes, confirmar
 con **M-Ident X/R**



M-Ident X/R

Presentación:

KMT041 (3 medios deshidratados: BPNW, LEB Broth, Cromocytogenes Ottaviani & Agosti y sus dos suplementos). También disponible en medios preparados (KMT040)

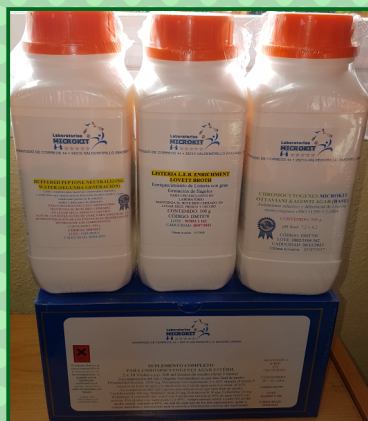

Detección rápida y fiable de *Salmonella* spp. en alimentos



Detección en sólo 36 h de *Salmonella* spp.
en alimentos por sólo 3 €/test y sin necesidad
de aparatos

Basado en **ISO 6579**, mejorada para:

- a. Neutralizar los conservantes del alimento que enmascaran las *Salmonella*
- b. Inactivar los metabolitos inhibitorios que producen otros microorganismos acompañantes
- c. Acelerar la detección a sólo 36 horas desde la muestra
- d. Aumentar la eficiencia al 100% en todo tipo de alimentos



Colonias verdes en Cromosalm y negras en XLD: presencia de *Salmonella*, confirmar con M-Ident *Salmonella* latex o con antisueros

Presentación:

KMT038 (4 medios deshidratados: BPNW, SS Broth, CromoSalm y XLD). También disponible en medios preparados (KMT037)