

Empresa Certificada bajo Norma ISO 9001 desde 1997

<b>MCC P/A</b>	<b>COSMETIKIT®</b>	<b>DRY PLATES®</b>	<b>MUGPLUS</b>
<b>CRIOTECA®</b>	<b>CHROMOSALM</b>	<b>DESINFECTEST®</b>	<b>CCCNT</b>
<b>PLAQUIS®</b>	<b>KITPRO-PLUS</b>	<b>CROMOKIT®</b>	<b>MBS</b>
<b>M-IDENT®</b>	<b>SEILAGUA®</b>	<b>SALMOQUICK</b>	<b>AIRESANO</b>
<b>NEOGRAM</b>	<b>ENVIROCOUNT</b>		

**COLICULT-ISO (ONPG+MUG)**

**COLIFORMES / *Escherichia coli* según ISO 9308-2:2012**

### Detección Presencia / Ausencia (P/A) en 100 (250) ml de agua continental o marina

El medio **COLICULT-ISO (ONPG+MUG)** en viales P/A, alerta de la presencia y/o recuento de *E.coli* (fluorescencia azul) y demás coliformes (viraje a amarillo-naranja) en las primeras 18h de incubación. La composición y prestaciones son exactamente las indicadas en la ISO 9308-2:2012 sobre una patente que ha caducado. Los coliformes, gracias al ONPG cromogénico, generan viraje del agua a amarillo-anaranjado. *E.coli* se manifiesta como coliforme (amarillo) que además emite fluorescencia azul celeste bajo luz UVA de 366 nm (linterna Ref: VMT050) y es indol positivo (anillo rojo en la superficie en unos segundos tras añadir reactivo de Kovacs Ref: SBH056). De modo que el medio detecta simultáneamente la enzima  $\beta$ -galactosidasa de los coliformes y la enzima  $\beta$ -glucuronidasa de *E. coli*.

**MODO DE EMPLEO:** Es necesario tratar previamente el agua clorada, mediante Tiosulfato Sódico, para que las células dañadas subletalmente se recuperen.

Añadir los 100 mL de agua de muestra en el frasco o en el recipiente estéril que se va a utilizar (no debe emitir fluorescencia); añadir todo el contenido de un vial sobre el agua; en el caso de los botes de 100g de polvo estéril, añadir una cucharadita rasa sobre el agua y cerrar el bote con la cucharilla dentro para los posteriores usos. Agitar para homogeneizar hasta que desaparezcan las partículas de medio. El agua quedará incolora. Incubar 18-28 horas a 35-37° C (Coliformes totales y *E.coli*) ó a 44° C (Coliformes Fecales y *E.coli*). La muestra inoculada sirve también de medio de transporte, por lo que no es necesario incubar inmediatamente después de la toma de la muestra, pudiendo transcurrir varias horas entre toma e incubación.

✓Para agua de mar (AM), al tratarse de un sustrato que inhibe el crecimiento de estas bacterias, diluir 10 ml de AM en 90 ml de agua destilada estéril antes de utilizar el medio. Multiplicar por 10 los resultados.

✓Para aguas envasadas o de baño, se analizan 250 mL, por lo que debe añadir 2 viales ó dos cucharaditas por muestra. No hace falta que sean 2,5 viales o cucharaditas, ya que estos medios están diseñados para abarcar una enorme imprecisión en el volumen sin que la misma afecte al resultado.

✓Para recuento, emplear en cubetas NMP adecuadas, añadiendo la mezcla de agua con medio, una vez esté bien disuelto, e incubando las cubetas MPN bien cerradas y en posición horizontal

**INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:** El viraje a color amarillo-naranja ( $\beta$ -galactosidasa ONPG) demuestra la Presencia de Coliformes en la muestra de agua. La fluorescencia azul celeste ( $\beta$ -glucuronidasa MUG) demuestra la presencia de *E.coli* en la muestra de agua. Confirmar con 0,5 ml aprox de KOVACS-SBH056: anillo rojo de Indol en superficie, en unos segundos, es prueba positiva. El patógeno *E.coli* O157 se detecta de acuerdo con la definición moderna de coliforme, por ser  $\beta$ -galactosidasa + (vira a amarillo-anaranjado); aunque es una cepa  $\beta$ -glucuronidasa – (no da fluorescencia a pesar de ser *E.coli*); pero es indol + (anillo rojo). De todas formas *E.coli* O157 siempre va acompañado en la naturaleza de cepas indicadoras (no patógenas) de *E.coli*, por lo que su presencia en aguas sin manipular, siempre será detectada como amarilla y fluorescente, indol positiva.

PARA USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO O PARA ANÁLISIS DE CAMPO. MANTENER FUERA DEL ALCANCE Y DE LA VISTA DE LOS NIÑOS Y ANIMALES.

EXTREMADAMENTE HIGROSCÓPICO: MANTENGA LOS VIALES O EL BOTE BIEN CERRADOS EN LUGAR SECO, FRESCO Y OSCURO. AGITE EL BOTE ANTES DE USAR. EN ZONAS DE ELEVADA HUMEDAD AMBIENTAL, GUARDAR LOS VIALES O EL BOTE BIEN CERRADOS EN UN TUPPER HERMÉTICO CON SILICAGEL.

**PRESENTACIÓN:** DMT537 (500 g de polvo no estéril), DMTI537- (100 g de polvo esterilizado + cucharita dosificadora), FPA537 (40 ó 400 viales monodosis de polvo estéril para 100 ml de muestra de agua)

**CUBETAS NMP MINIATURIZADAS PARA RECuento: CONSULTAR**

El usuario es el único responsable de la eliminación de los microorganismos según la legislación medioambiental vigente. Autoclavar antes de desechar a la basura.

ONPG+MUG Fabricado por MICROKIT desde 2020. Revisado en 11/2019